



Thermo Scientific Sorvall Legend X1 und Legend XT Zentrifugenserie

Führend bei Durchsatz, Vielseitigkeit und Effizienz
für äußerst leistungsfähiges Zentrifugieren

Weltweit führend bei Qualität und Zuverlässigkeit

Seit über 100 Jahren sind die Thermo Scientific Zentrifugen für hohe Leistung und Zuverlässigkeit bekannt. Vom einfachen Tischgerät bis hin zu hoch entwickelten Standmodellen stellen wir Zentrifugen her, die über Jahre hinweg überragende Qualität und konsistente Ergebnisse liefern.

Thermo Scientific Sorvall Legend X1 und Legend XT Zentrifugenserie



Leichter und schneller Rotorwechsel durch sicheres **Auto-Lock®** Rotorsystem



Zertifizierter Probenschutz durch einhändig bedienbaren, aerosoldichten **ClickSeal®** Deckel



Hohe Leistung und erhöhte Kapazität mit unseren leichten **Fiberlite® Kohlefaserrotoren**


Unsere Sorvall® Legend® X1 und Legend XT Zentrifugenserien eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen:



- Zellkultur
- Bioproduktion
- Lebensmittelsicherheit
- Bluttrennung
- Verarbeitung von Körperflüssigkeiten
- Hämatologie
- DNA/RNA-Ernte
- Pharmazie
- Biotechnologie
- Stammzellen
- Mikrobiologie
- Molekularbiologie
- Proteomik
- Genomik
- Klinische Chemie
- TB-Sputum

Superspeed-Anwendungen auf Ihrem Labortisch

X1

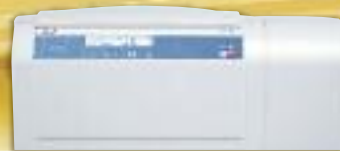

XT

Sorvall Legend X1

- Kompaktes 1,6-Liter-Gerät mit außergewöhnlichem Design für höchste Effizienz
- Durchschnittliche Kapazität eines Standard-3-Liter-Geräts auf 40 % weniger Stellfläche
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen - einzigartige Kohlefaserrotoren erhöhen Leistung und Vielseitigkeit

Sorvall Legend XT

- Marktführende Zentrifuge, die das Vertrauen von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt genießt
- Unübertroffene Leistung und sehr hohe Kapazität bei relativ geringer Stellfläche
- Unerreichte Relative Zentrifugalbeschleunigung (RZB) auf dem Labortisch durch exklusive Kohlefaserrotor-Technologie

Maximaler Durchsatz

Beschleunigte Forschung bei unerreichter Kapazität

- Bis zu 76 x 5/7 ml Blutabnahmeröhrchen bzw. bis zu 16 x 50 ml konische Röhrchen in unserem 4 x 400 ml Ausschwingrotor
- 32 x 5/7 ml Röhrchenkapazität mit praktischem 4 x 200 ml Ausschwingrotor, schnellere Verarbeitung durch Beschleunigung von 0 auf 3000 U/min in nur 10 Sekunden
- 6 x 100 ml Röhrchen bei 24700 x g mit Fiberlite F15-6x100y sowie 50 ml konische Röhrchen mit Adaptern

- Bis zu 40 x 50 ml konische Röhrchen in Ausschwingrotor, mit optional aerosoldicht verschließbarem Deckel, steigert das Volumen um bis zu 40 %
- Bis zu 14 x 50 ml konische Röhrchen in Festwinkelrotor bei über 17000 x g für 133 % mehr Kapazität gegenüber herkömmlichen 6-Platz-Rotoren
- Hohe Kapazitäten bis zu 6 x 250 ml (1500 ml) mit dem Fiberlite F14-6x250 LE Rotor

Unübertroffene Vielseitigkeit

Sehr umfangreiches Sortiment an Rotoren und Adaptern - für Ihre aktuellen und zukünftigen Applikationen, darunter biozertifizierte Thermo Scientific Fiberlite Rotoren

- 4 Ausschwingrotoren für Mikroröhrchen, 400 ml Flaschen und Mikrotiterplatten, alle mit aerosoldichten Verschlussoptionen erhältlich
- 9 Festwinkelrotoren, darunter unser exklusiver Rotor mit optionalen Gefäßen für eine sichere Handhabung und Verarbeitung gefährlichster und empfindlichster Proben

- 9 Ausschwingrotoren für die Verwendung von bis zu 750 ml Flaschen und bis zu 28 Mikrotiterplatten
- 7 Festwinkelrotoren, darunter korrosionsbeständige Kohlefaserrotoren mit hoher Kapazität und einer Leistung bis 25000 x g

Herausragende Leistung

Reduzierte Laufzeiten und höhere Kapazitäten

- Die einzige 1-Liter-Zentrifuge, die in der Lage ist, 14 x 50 ml konische Röhrchen in einem Festwinkelrotor bei über 12000 x g zu zentrifugieren
- Der Fiberlite F21-48x2.0 Rotor erreicht mit 30 x 1,5 ml und 2,0 ml Mikroröhrchen mehr als 25800 x g und besitzt eine Kapazität von bis zu 48 Mikroröhrchen
- Laufzeit wird durch ausgezeichnete Beschleunigungs- und Bremsraten zusätzlich reduziert

- Deepwell- und Filterplatten bei mehr als 6000 x g zentrifugierbar
- Fiberlite F14-6x250 LE Rotor zur Verarbeitung von 250 ml Flaschen bei RZB von über 18500 x g
- 50 ml konische Röhrchen und 94 ml Röhrchen bei über 24500 x g zentrifugierbar

Wegweisende Technologie für maximale Leistung

Die 4 x 400 ml Sorvall Legend X1 und 4 x 750 ml Sorvall Legend XT Zentrifugen sind als luftgekühlte sowie als gekühlte Geräte erhältlich. Die gekühlten Modelle eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit temperaturempfindlichen Proben, bei denen die Kammer- und Probentemperatur von -10°C bis +40°C geregelt werden kann.

I N N O V A T I O N

Auto-Lock | Fiberlite | SMARTSpin | ClickSeal | Motorbetriebene Deckelverriegelung



Innovative Thermo Scientific Lösungen

Auto-Lock® III Rotorsystem

Das sichere und zuverlässige Fixiersystem ermöglicht:

- Einsetzen und Austauschen von Rotoren mit nur einem Knopfdruck für einen schnellen Wechsel zwischen Anwendungsprotokollen
- Leichter, sekundenschneller Zugriff auf die Rotorkammer zum bequemen Reinigen für ein geringeres Kontaminationsrisiko, bessere Forschungsergebnisse und eine gesündere Arbeitsumgebung

Fiberlite® Kohlefaserrotoren

Maximieren Sie die Zentrifugenleistung mit den korrosionsbeständigen Fiberlite Rotoren, die für eine Steigerung von Kapazität, Geschwindigkeiten und RZB-Werten (bis zu 25000 x g) sorgen und somit Superspeed-Anwendungen auf dem Labortisch ermöglichen.

SMARTSpin® Technologie

Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert verschiedene Parameter, um gleichmäßige Läufe und reproduzierbare Trennungsvorgänge zu ermöglichen:

- Automatische Korrektur der maximalen Rotorgeschwindigkeit und Anpassung der Unwuchterkennung an die Beladung, Erkennung anormaler Schwingungen, z. B. aufgrund von zerbrochenen Röhrchen oder Leckagen
- Kontinuierliche Messung der Rotorschwingung ermöglicht Abgleich der aktuellen Unwucht mit den Standardprofilen des Rotortyps und verhindert Über- und Unterempfindlichkeit, die bei herkömmlichen Unwuchtabstaltungen auftreten können
- Optimierung der Motorleistung während der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge, die zu reproduzierbaren Läufen und Rotorgeschwindigkeiten während der Vorkühl-/Vorwärmprogramme und somit zu extrem kurzen Vorbereitungszeiten führt

ClickSeal® Becherverschluss

Innovatives aerosoldichtes Verschlusssystem:

- Einfache Handhabung ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern
- Einhändiges Öffnen/Schließen auch mit Handschuhen, ergonomisches Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
- Aerosoldichtigkeit zertifiziert durch HPA, Porton Down, England (vormals CAMR)
- Transparente und biologisch verträgliche Verschlussdeckel aus Polyetherimid (PEI) mit hoher Chemikalienbeständigkeit, ausgezeichneten thermischen Eigenschaften und außergewöhnlicher Festigkeit für eine lange Lebensdauer



Motorbetriebene Deckelverriegelung

- Unser äußerst zuverlässiges, motorbetriebenes Deckelverriegelungssystem verbindet die Vorteile von mechanischen und elektromechanischen Systemen und ermöglicht schnelles und einfaches Verschließen bei minimalem Verschleiß
- Extrem einfaches Schließen und Verriegeln – auch auf hohen Labortischen – durch leichten Druck mit nur einem Finger
- Optional mit automatischer Deckelöffnung am Ende des Laufs zur schnellen Probenentnahme
- Optionaler Passwortschutz verhindert unerwünschte Entnahme von Proben in Mehrbenutzerumgebungen sowie Hochsicherheitsbereichen und gewährleistet so die Probensicherheit

Kompakt und anwenderfreundlich

- Außerordentlich leistungsfähig bei geringer Stellfläche
- Die niedrige Arbeitshöhe von nur 31 cm und das abgerundete Design erlauben ein bequemes Be- und Entladen sowie eine einfache Reinigung des Gerätes

Hervorragende Energieeffizienz

- Geringerer Energieverbrauch pro Röhrchen – bis zu 40 % weniger Watt pro Röhrchen als Wettbewerbermodelle – aufgrund der hohen Kapazität sind weniger Läufe für eine bestimmte Probencharge notwendig
- Einzigartige, standardmäßig aktivierte Stromsparfunktion im Standby Modus, die 15 % Energieersparnis erbringt, weil das Display bei Nichtgebrauch ausschaltet wird
- Reduziert den Investitionsaufwand und beseitigt unnötige Probleme bei der Entsorgung von Ausrüstung durch längere Lebensdauer von Fiberlite Rotoren – bei 15 Jahren Garantie
- Einhaltung der Richtlinien RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) und WEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)



Moderne und intuitive Bedienelemente für höchste Leistung



Unsere Sorvall Legend X1 und Legend XT Universalzentrifugen sind mit einer modernen, programmierbaren Steuerung mit anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet, die maximale Laufleistung und höchste Temperaturgenauigkeit sicherstellt.

Schnellwahltasten, einfache und gleichzeitig detaillierte Bedienelemente sowie Echtzeitinformationen sind perfekt für Forschungseinrichtungen und Labore geeignet, in denen die Zentrifugen von mehreren Anwendern genutzt werden. Unsere fortschrittlichen Technologien erhöhen den Durchsatz, gewährleisten die Reproduzierbarkeit und bieten eine hohe Temperaturgenauigkeit für einen verbesserten Probenschutz.

Schnellwahltasten für häufig genutzte Programme

Schnelles Speichern und Abrufen häufig verwendeter Programme sowie Zugriff auf eine Bibliothek mit 99 Protokollen zur Unterstützung von Laboren mit hohem Durchsatz.

Einfache Programmierung

Drehzahl, Laufzeit und Temperatur können sogar während des Laufs verändert werden.



Programmtasten: 5 Tasten für den Direktzugriff und Speichermöglichkeit für weitere 99 Protokolle

Beschleunigen (ACC)/Bremsen (DEC): Auswahl von 9 Beschleunigungs- und 10 Bremsprofilen

Drehzahlregelung (SPEED): Schneller Wechsel zwischen RZB- und Drehzahleinstellung mit bis zu 25830 x g oder 15200 U/min

Becher (BUCKET): Schnelle Anpassung der Rotorparameter für eine optimale RZB-Berechnung und Temperaturregelung

Zeit

Stellen Sie die Laufzeit in Stunden:Minuten, Minuten:Sekunden oder Dauerbetrieb ein.

Zwei Laufzeitmodi

At-Start-Modus Die eingestellte Laufzeit beginnt mit dem Drücken der Starttaste. Dieser Modus wird für unkritische Routineläufe empfohlen.

At-Speed-Modus Für optimale Reproduktion der Ergebnisse - Die Laufzeit beginnt bei Erreichen der eingestellten Geschwindigkeit. Keine Abweichung aufgrund von Veränderungen der Beschleunigungszeit. Ideal für Filtrationseinheiten, die spezifische Laufzeiten bei bestimmten Geschwindigkeiten erforderlich machen.



Optional: PC-Schnittstelle

Für die Übertragung von Daten auf einen PC steht ein PC-Schnittstellen-Set zur Verfügung (Kat. Nr. 50124205 für Sorvall Legend X1 und 20190345 für Sorvall Legend XT)



Höchste Sicherheit

Optionaler Passwortschutz - ideal für Labore, in denen die Zentrifuge von vielen Anwendern genutzt wird.

- Für Programme: Verhindert das unabsichtliche Verstellen oder Löschen
- Zum Öffnen des Deckels: Gewährleistet, dass die Proben nicht von Unbefugten aus dem temperierten Gerät entfernt werden

Gut lesbar und leicht zu bedienen

- Gut sichtbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für ein problemloses Ablesen der Laufparameter auch aus einiger Entfernung
- Anzeige der SOLL- und IST-Parameter
- Mehrsprachige Anzeige der Programmierschritte, Laufparameter, Alarmmeldungen und Wartungsinformationen (wahlweise auf deutsch, englisch, französisch, spanisch, russisch, italienisch oder niederländisch)
- Handschuh- und reinigungsmittelfreundliches Bedienfeld
- Bequeme Eingabe der Programmparameter – über eine Tastatur macht Scrollen – überflüssig und reduziert die Vorbereitungszeit



Temperatur

Temperatur: von -10°C bis +40°C einstellbar

Pre-Temp (gekühlte Versionen): Kühlt das Gerät in 15 Minuten auf 4°C (bei einer Umgebungstemperatur von 23°C)*

Zwei Temperaturmodi

Luft-/Kammertemperatur

Für temperaturtolerante Anwendungen. Zur effizienten und stabilen Vorkühlung der Kammer und des Rotors vor temperaturempfindlichen Läufen.

Proben temperatur

Zur präzisen Steuerung der Proben temperatur vor und während des Laufs, unabhängig von Rotor, Geschwindigkeit und Umgebungsbedingungen. Stimmt natürliche Temperaturgradienten auf Kammer/Rotor ab.

Puls: Ideal für kurze Läufe
Deckelöffnung: Optional automatisches Öffnen des Deckels nach dem Lauf

Sparen Sie wertvollen Platz im Labor

Die Sorvall Legend XT Zentrifugen sind auch als Standmodelle erhältlich, die eine kleinere Stellfläche als ein Rollwagen beanspruchen und somit wertvollen Platz im Labor sparen.

Die Sorvall Legend XF und XFR Standzentrifugen bieten dieselbe Leistung und Kapazität wie die entsprechenden Tischmodelle und sind mit beweglichen Bremsrollen ausgestattet. So bieten die Geräte eine hohe Mobilität und können durch die Bremsrollen sicher aufgestellt werden. Die Standzentrifugen ermöglichen eine äußerst ergonomische Bedienung bei einer Arbeitshöhe von 79 cm, die einen idealen Zugang zum Be- und Entladen bietet.

*mit Thermo Scientific BIoLiner Rotor

Extrem leistungsfähig und flexibel



Mit einer breiten Auswahl an Rotoren werden unsere Sorvall Legend X1 und Legend XT Zentrifugenserien allen Anforderungen Ihrer Routineverarbeitungsprozesse gerecht.

Ausschwingrotoren

	TX-200 Hohe Geschwindigkeit Bietet ein Fassungsvermögen von 32 Blutabnahmeröhrchen bzw. 4 konischen Röhrchen pro Lauf unter aerosoldichten Bedingungen und erreicht eine eindrucksvolle Kombination aus Geschwindigkeit und Beschleunigungs- und Bremsleistung.
	TX-400 Maximale Flexibilität Für zahlreiche verschiedene Anforderungen im Labor entwickelt; mit einer Kapazität von 76 Blutabnahmeröhrchen und bis zu 16 konischen Röhrchen in einem einzigen Lauf, branchenführend bei der Konfigurationsflexibilität.
	TX-750 Überragende Vielseitigkeit Liefert maximale Flexibilität bei 4700 U/min und kann sowohl verschiedene Rund- oder Rechteckbecher, für die vielfältige Adapter erhältlich sind, als auch Mikrotiterplattenträger aufnehmen.
	BIOLiner® Maximale Kapazität Deutlich höhere Produktivität – Verarbeiten Sie über 100 % mehr konische 50 ml Röhrchen oder 100 % mehr Blutabnahmeröhrchen mit aerosoldichtem Verschluss pro Lauf als mit vergleichbaren Modellen anderer Anbieter. Zertifizierte aerosoldichte Mikrotiterplattenträger erweitern die Anwendungsoptionen.
	HIGHPlate® 6000 Filtrationsqualität Für Anwender, die Filterplatten einsetzen, ist dieser Rotor die ideale Wahl für DNA-Reinigungsprotokolle. Er liefert über 6000 x g und entspricht den Anforderungen verschiedener Filtrationseinheiten.
	M-20 Kompakte Verarbeitung Zentrifugieren Sie bis zu 6 Mikrotiterplatten unter zertifizierten, aerosoldichten Bedingungen mit herausnehmbaren Trägern und komfortabler Auto-Lock-Funktion zum Einsetzen und Entnehmen des Rotors.
	Fiberlite H3-LV Einmalige Mikrotiterplatten-Kapazität Ideal für die Pelletierung von Zellen und Zellrückständen, die Proteinabscheidung, die Plasmidreinigung und die Ansammlung physiologischer Flüssigkeiten für Diagnosetests. Darüber hinaus können Sie mit einer Kapazität von 8 Deepwell-Blöcken oder 28 Mikrotiterplatten große Mengen an Mikrotiterplatten verarbeiten.
	BIOShield® 720 und BIOShield 1000A Exzellente Leistung Für den Einsatz Ihrer häufig genutzten Röhrchen bei über 7000 x g - mit der Sicherheit und dem Komfort eines einzelnen, zertifiziert aerosoldichten Rotordeckels.



Von HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.




Sorvall Legend X1	Sorvall Legend XT
5500 U/min 5580 x g	
5000 U/min 4696 x g	
	4700 U/min 4816 x g
	3500 U/min 2739 x g
	6300 U/min 6168 x g
4000 U/min 2272 x g	4000 U/min 2272 x g
	3600 U/min 2738 x g
6300 U/min 7188 x g BIOShield 720	6000 U/min 7164 x g BIOShield 1000A



Der neu erhältliche **Rotorständer** zur Lagerung des Rotors bei Nichtgebrauch ermöglicht die einfache Herausnahme von Rotoren und Bechern sowie deren einfache und sichere Aufbewahrung (Kat.-Nr. 75003711).

Auswahlhilfe nach Röhrchenkapazität

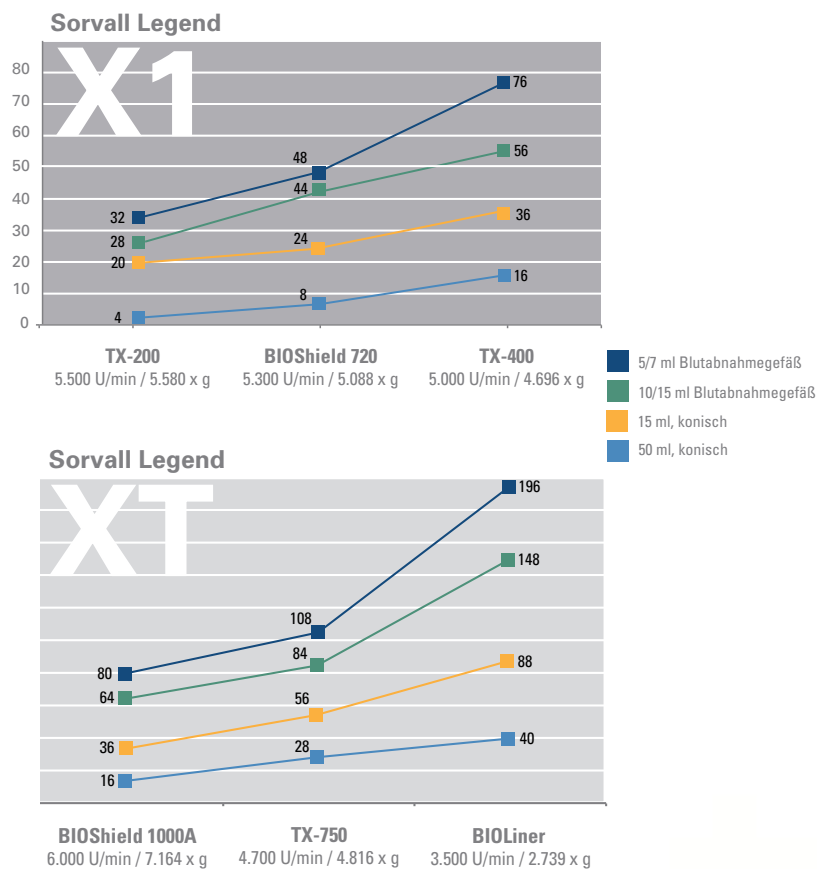

Hohe Kapazität und Geschwindigkeit

Sorvall Legend X1 und Legend XT Zentrifugenrotoren, Fortsetzung

Festwinkelrotoren

	Fiberlite F14-6x250 LE Ideal für die Pelletierung von Bakterien oder Hefezellen bei über 18500 x g sowie für die Aufreinigung von Nukleinsäuren und -zellen.
	Fiberlite F15-6x100y Ein langlebiger Rotor mit 15 Jahren Garantie für die allgemeine Pelletierung von Organellen, Dichtegradientenanwendungen und für verschiedene Protokolle, die eine Zentrifugation von konischen Einwegröhrchen mit bis zu 24700 x g erfordern.
	Fiberlite F13-14x50cy Ideal geeignet für die Pelletierung von pro- und eukariotischen Zellen von Zellkulturen und ermöglicht dank seiner großen Kapazität mit 14 Plätzen und einer hohen maximalen RZB (12300-17000 x g) einen mehr als doppelt so hohen Durchsatz wie ein Standard-Festwinkelrotor. Fiberlite Rotoren haben eine Garantie von 15 Jahren.
	Fiberlite F15-8x50cy Erreicht über 24000 x g und ist für die Pelletierung von Zellen, Bakterien, subzellulären Fraktionen und kleinen Mengen an Nukleinsäuren und Viren in konischen Einwegröhrchen ausgelegt. Fiberlite Rotoren haben eine Garantie von 15 Jahren.
	CLINIConic® Zentrifugiert 30 runde oder konische 15-ml-Röhrchen und gewährleistet kurze Beschleunigungszeiten und hohe Durchsätze für Zellkultur- und Bluttrennungsanwendungen.
	8 x 50 Aerosoldicht Ideal für TB-Sputum-Anwendungen, zentrifugiert 8 konische Röhrchen in einzeln aerosoldichten Gefäßen, die an einem anderen Arbeitsplatz vorbereitet werden können, mit kurzen Beschleunigungs- und Verarbeitungszeiten.
	HIGHConic® II Verarbeitet 6 x 94-ml-Röhrchen zwischen 10000 und 15000 x g unter zertifiziert aerosoldichten Bedingungen.
	Mikrorotoren Ideale Rotorauswahl für Mikro-Reaktionsansätze wie z. B. Nukleinsäure-Isolation, Proteinlysatzpräparation und PCR-Probenvorbereitung. Mit dem Auto-Lock Rotorsystem wird Ihre Universalzentrifuge in weniger als 3 Sekunden zu einer leistungsstarken Mikrozentrifuge.
	Fiberlite F21-48x2.0
	Microliter 30 x 2
	Microliter 48 x 2

¹ Leistung bei 230 V Zentrifugenmodellen.

 Von HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.

Sorvall Legend X1	Sorvall Legend XT
	11000 U/min 18533 x g ¹
15000 U/min 24652 x g	15000 U/min 24652 x g
8500 U/min 12359 x g	10000 U/min 17105 x g
14500 U/min 24446 x g ¹	14500 U/min 24446 x g
5650 U/min 4997 x g	
6700 U/min 7177 x g ¹	
10350 U/min 15090 x g	10350 U/min 15090 x g
15200 U/min 25055 x g	15200 U/min 25055 x g
15200 U/min 25830 x g	
15200 U/min 25314 x g	15200 U/min 25314 x g



Thermo Scientific Fiberlite Rotoren

Leistung bei Höchstgeschwindigkeit auf dem Labortisch

Unsere robusten, korrosionsfreien Kohlefaserrotoren erweitern das Leistungsspektrum der Sorvall Legend Universalzentrifugen, indem sie die Kapazität steigern und höhere Geschwindigkeiten und RZB-Werte (bis zu 25000 x g) ermöglichen.

Lange Lebensdauer und bequeme Reinigung

- Korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Beschädigungen (z. B. durch die Einwirkung von Feuchtigkeit oder Laborchemikalien) für noch höhere Sicherheit.

Verbesserte Ergonomie und Produktivität

- Leichtbauweise sorgt für schnellere Beschleunigungs-/Bremsraten bei kürzeren Laufzeiten. Außerdem trägt sie zu einer ergonomischen und sicheren Arbeitsumgebung bei.

Zertifizierter aerosoldichter Probenschutz

- Sollte ein Röhrchen oder eine Flasche brechen, werden Flüssigkeiten in einem speziellen Ring auf der Oberseite der Rotoren mit Biosicherheit zurückgehalten.
- Erhöhte Biosicherheit bei biologisch gefährlichen Proben durch Rotoren mit Bioseal-Technologie, zertifiziert durch HPA, Porton Down, England (vormals CAMR).

Gesamter Arbeitsprozess in nur einem konischen Einwegröhrchen

- Die Verwendung eines einzigen konischen Einwegröhrchens für alle Zentrifugationsschritte vermindert Abfall und spart Kosten.
 - >> Schutz vor Kontaminationsrisiken, Vermeidung von Probentransfers und zusätzlichen Aufgaben, wie z. B. Autoklavieren
 - >> Reduktion von Verarbeitungszeiten durch maximale Drehzahlleistung von bis zu 24500 x g
- Patentierte Technologie, welche die Zentrifugation vieler gängiger konischer Röhrchen über ihrer Nenn-RZB erlaubt².
- Verarbeitung von konischen 15-ml-Röhrchen (mit separat erhältlichen Adaptern) für hohe Flexibilität.

Hervorragende Wirtschaftlichkeit

- Eine sichere Investition mit 15 Jahren Garantie, die zuverlässige Ergebnisse über eine lange Lebensdauer sicherstellt.

² Für nähere Informationen zu empfohlenen Röhrchenanbietern wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner vor Ort.



TX-200
Ausschwingrotor¹

Thermo Scientific Rotoren und Adapter

Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhrchen- abmessungen (Ø x L, mm)	Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR	
				Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
75003658	TX-200 Ausschwingrotor						
75003659	Rundbecher (4er Satz), 90°, R_{max} 165 mm	4 x 180 ml		5500	5580	n. v.	n. v.
				5250²	5084²		
 75003660	Aerosoldichte ClickSeal Deckel für Rundbecher (4er Satz)						
75003687	Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz)						
	Adapter für Rundbecher (4er Satz)						
Kein Adapter erforderlich	1 180 ml Polypropylen-Flasche mit Schraubverschluss (75003800, 12er Packung)	4 x 180 ml	56,5 x 123				
75003801	2 100 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 100 ml	48 x 122				
75003802	3 50 ml DIN-Rundboden-Röhrchen	4 x 50 ml	35 x 126				
75003815	4 50 ml Rundboden-Röhrchen	4 x 50 ml	32 x 126				
75003803	5 50 ml konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Rand	4 x 50 ml	29,5 x 126				
75003804	6 25 ml Universalröhrchen	4 x 25 ml	25,5 x 118				
75003805	7 25 ml DIN-Rund-/Flachboden-Röhrchen	8 x 25 ml	25 x 118				
75003806	8 20 ml Rundboden-Röhrchen	12 x 25 ml	22 x 125				
75003771	9 15 ml konisches Röhrchen	20 x 20 ml	17 x 121				
75003809	10 15 ml Blutabnahmegefäß	16 x 15 ml	17 x 121				
75003807	11 14 ml konisches Urinröhrchen	8 x 14 ml	17 x 114				
75003808	12 10 ml Blutabnahmegefäß oder 15 ml Corex®/Kimble® Röhrchen	28 x 10/15 ml	17 x 121				
75003785	13 5/7 ml oder 4,5/6 ml Blutabnahmegefäß	32 x 5/7 ml	13 x 122				
75003810	14 5/7 ml Rundboden-Röhrchen, offen	36 x 5/7 ml	13 x 118				
75003811	15 3/5 ml RIA- oder Rundboden-Röhrchen (ohne Deckel)	48 x 3/5 ml	12 x 124				
75003812	16 1,5/2 ml konisches Mikroröhrchen	48 x 2 ml	11 x 45				

¹ Becher und Deckel müssen separat bestellt werden

² 120 V, luftgekühlte Zentrifuge





TX-400
Ausschwingrotor¹

Thermo Scientific Rotoren und Adapter

Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhrchen- abmessungen (Ø x L, mm)	Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR	
				Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
75003629	TX-400 Ausschwingrotor						
75003655	Rundbecher (4er Satz), 90°, R_{max} 168 mm	4 x 400 ml		5000	4696	n. v.	n. v.
 75003656	Aerosoldichte ClickSeal Deckel für Rundbecher (4er Satz)						
75003657	Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz)						
	Adapter für Rundbecher (4er Satz)						
Kein Adapter erforderlich	17 400 ml Polypropylen-Bioflasche (75007585, 12er Packung)	4 x 400 ml	80 x 125				
75003788	18 250 ml Thermo Scientific Nalgene Oak Ridge Flasche	4 x 250 ml	62 x 135				
75003788	18 200 ml Thermo Scientific konische Nunc Flasche + Nunc Nr. 377585	4 x 200 ml	62 x 125				
75003788	18 225 ml und 175 ml BD Falcon™ konische Flasche + BD Nr. 352090	4 x 175 ml	62 x 125				
75003708	19 100 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 100 ml	45 x 117				
75003707	20 50 ml DIN-Rundboden-Röhrchen	12 x 50 ml	34,5 x 105				
75003799	21 50 ml Rundboden-Röhrchen	16 x 50 ml	28,5 x 114				
75003683	22 50 ml konisches Röhrchen	16 x 50 ml	29,5 x 116				
75003703	23 30/25 ml DIN-Rund-/Flachboden-Röhrchen	20 x 30 ml	25,5 x 108				
75003706	24 25 ml Universalröhrchen	12 x 20 ml	25 x 110				
75003682	25 15 ml konisches Röhrchen	36 x 15 ml	17 x 121				
75003794	26 15 ml Blutabnahmegefäß (17 x 125 mm)	16 x 15 ml	15,5 x 131				
75003704	27 15 ml Rundboden-Röhrchen (Sarstedt®)	40 x 15 ml	17 x 105				
75003798	28 14 ml konisches Urinröhrchen	28 x 14 ml	17 x 112				
75003681	29 10 ml Blutabnahmegefäß oder 15 ml Corex/Kimble Röhrchen	56 x 10/15 ml	17 x 113				
75003680	30 5/7 ml Blutabnahmegefäß (Vacutainer®)	76 x 5/7 ml	13 x 110				
75003825	4,5/6 ml Blutabnahmegefäß (Greiner®)	64 x 4,5/6 ml	13 x 110				
75003793	31 3 ml RIA- oder Rundboden-Röhrchen (ohne Deckel)	76 x 3/5 ml	11 x 110				
75003700	32 1,5/2 ml konisches Mikroröhrchen	136 x 2 ml	11 x 45				

Ausschwingrotoren



TX-750 Ausschwingrotor¹


Thermo Scientific Rotoren und Adapter

Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhrchen- abmessungen (Ø x L, mm)	Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR	
				Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
75003607	TX-750 Ausschwingrotor						
75003608	Rundbecher (4er Satz), 90°, R_{max} 195 mm	4 x 750 ml		n. v.	n. v.	4700	4816
 75003609	Aerosoldichte ClickSeal Deckel für Rundbecher (4er Satz)						
75003610	Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz)						
	Adapter für Rundbecher (4er Satz, sofern nicht anders angegeben)						
Kein Adapter erforderlich	1 750 ml Polypropylen-Bioflasche (75003699, 12er Packung)	4 x 750 ml	98 x 133				
Corning Nr. 431124	500 ml Corning® konische Flasche	4 x 500 ml	98 x 133				
75003792	2 250 ml Corning konische Flasche (nur in offenen Bechern)	4 x 250 ml	62,5 x 139				
75003710	3 250 ml Nalgene® Oak Ridge Flasche	4 x 250 ml	62,5 x 139				
75003710	3 225 ml und 175 ml BD Falcon konische Flasche +BD Nr. 352090	4 x 225 ml	62,5 x 139				
75003710	3 200 ml Nunc™ konische Flasche + Nunc Nr. 377585	4 x 200 ml	62,5 x 139				
75003710	3 175 ml Nalgene Flasche + Nalgene Nr. DS3126-0175	4 x 175 ml	62,5 x 139				
75003713	4 100 ml Rundboden-Röhrchen, offen	8 x 100 ml	45 x 123				
75003714	5 50 ml konisches Röhrchen (inkl. aerosoldichten Bechern)*	12 x 50 ml	29,5 x 120				
75003638	6 50 ml konisches Röhrchen	28 x 50 ml	29,5 x 120				
75003715	7 50 ml Rundboden-Röhrchen	28 x 50 ml	29,5 x 120				
75003824	8 50 ml konisches Röhrchen oder Röhrchen mit Stehrand	20 x 50 ml	29,5 x 120				
75003716	9 25 ml konisches Universalröhrchen mit/ohne Stehrand	28 x 25 ml	25,5 x 120				
75003639	10 15 ml konisches Röhrchen	56 x 15 ml	17 x 122				
75003719	11 15 ml Blutabnahmegefäß (17 x 125 mm) (nur innerer Kreis)	32 x 15 ml	17 x 134				
75003718	12 14 ml konisches Urinröhrchen	48 x 14 ml	18 x 124				
75003719	11 10 ml Blutabnahmegefäß oder 15 ml Corex/Kimble Röhrchen	84 x 10/15 ml	17 x 117				
75003723	13 5/7 ml oder 4,5/6 ml Blutabnahmegefäß	108 x 5/7 ml	13 x 116				
75003724	14 5 ml RIA- oder Rundboden-Röhrchen (ohne Deckel)	148 x 5 ml	13 x 111				
75003732	14 5/7 ml Rundboden-Röhrchen (ohne Deckel) mit Dekantierhilfe	148 x 5/7 ml	13 x 111				
75003733	15 1,5/2 ml konisches Mikroröhrchen	192 x 2 ml	11 x 50				
75008383	16 T-75 Nunc Easy Flask (2er Satz)	4 x T-75	-				
75008384	17 T-25 Nunc Easy Flask (2er Satz mit)	8 x T-75	-				

¹ Becher und Deckel müssen separat bestellt werden

*Aerosoldichte Gefäße auch für den Einsatz mit zertifizierten ClickSeal Deckeln für doppelten Probenschutz geeignet.

Ausschwingrotoren

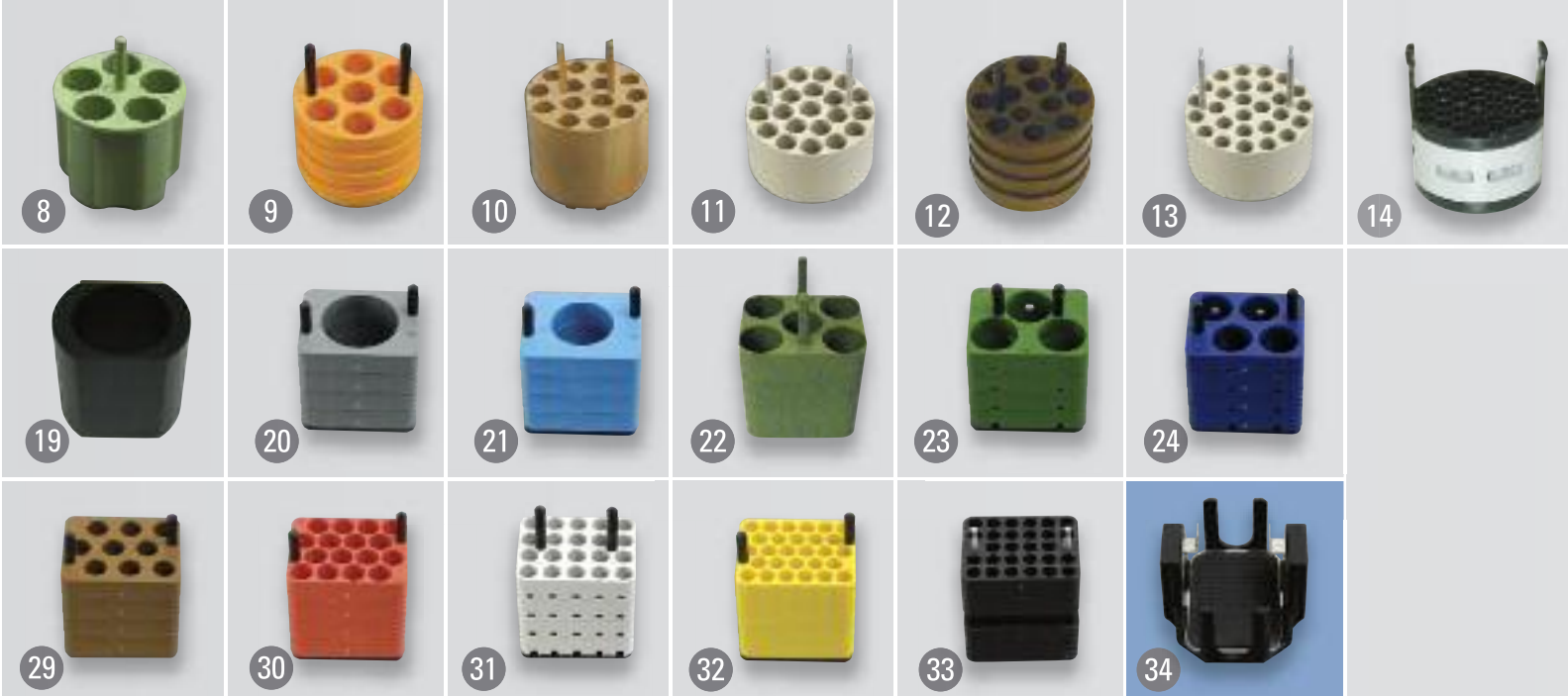

Thermo Scientific Rotoren und Adapter

Sorvall Legend
X1/X1R

Sorvall Legend
XT/XTR

Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhrchen- abmessungen (Ø x L, mm)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
TX-750 Ausschwingrotor (Fortsetzung)							
75003614	18 Rechteckbecher (4er Satz), 90°, R _{max} 195 mm	4 x 250 ml		n. v.	n. v.	4500	4415
						4700 ³	4816 ³
						4300 ⁴	4031 ⁴
	75003615 Aerosoldichte ClickSeal Deckel für Rechteckbecher (4er Satz)						
75003616	Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz)						
	Adapter für Rechteckbecher (4er Satz)						
75003737	19 250 ml Flasche mit flachem Boden	4 x 250 ml	63 x 130				
75003738	20 150 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 150 ml	56 x 124				
75003742	21 100 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 100 ml	46 x 124				
75003685	22 50 ml konisches Röhrchen	20 x 50 ml	30 x 121				
75003749	23 50 ml Rundboden-Röhrchen	12 x 50 ml	35 x 121				
75003750	24 45 ml Flach-/Rundboden-Röhrchen	16 x 45 ml	30 x 121				
75003755	25 25 ml Universalröhrchen	16 x 25 ml	26 x 121				
75003756	26 25 ml DIN-Rundboden-Röhrchen	24 x 25 ml	26 x 121				
75003684	27 15 ml konisches Röhrchen	48 x 15 ml	17 x 120				
75003758	28 14 ml Rundboden-Röhrchen mit Rand	36 x 14 ml	18 x 121				
75003759	29 15 ml konisches Urinröhrchen	36 x 15 ml	17 x 124				
75003767	30 10 ml Blutabnahmegefäß oder 15 ml DIN-Röhrchen	64 x 10/15 ml	17 x 118				
75003768	31 5/7 ml oder 4,5/6 ml Blutabnahmegefäß	80 x 5/7 ml	14 x 118				
75003769	32 5/7 ml Rundboden-Röhrchen	112 x 5/7 ml	13 x 119				
75003770	33 1,5/2 ml konisches Mikroröhrchen	224 x 2 ml	11 x 50				
75003795 (2er Satz)	Träger für Mikrotiterplatten und T-75 Zellkulturflaschen,	4 x 4 Standard oder					
75003617 (4er Satz)	inklusive Plattenträger und Neoprenpolster,	4 x 1 Deepwell	H _{max} 60 mm	n. v.	n. v.	4700	3828
	34 90° R _{max} 155 mm						

³ 230 V, gekühlte Zentrifuge

⁴ 120 V, luftgeköhlte und gekühlte Zentrifuge





Thermo Scientific Rotoren und Adapter

				Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR	
Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhren- abmessungen (Ø x L, mm)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
75003667	BIOLiner Rotor mit hoher Kapazität						
75003668	BIOLiner Becher (4er Satz), 90°, R_{max} 200 mm	4 x 750 ml		n. v.	n. v.	3500	2739
75003669	Aerosoldichte ClickSeal Deckel für BIOLiner Becher (4er Satz)						
75003688	Ersatz-O-Ringe für Deckel						
	Adapter für BIOLiner Becher (4er Satz)						
75003692	1 750 ml Flasche mit flachem Boden und allen Adaptern für TX-750 Rundbecher	4 x 750 ml	98 x 124				
75003692	1 500 ml Corning konische Flasche + Corning Polster Nr. 431124	4 x 500 ml	98 x 124				
75003691	2 250 ml Corning konische Flasche ⁵	4 x 250 ml	62 x 145				
75003675	3 250 ml Nalgene Oak Ridge Flasche	8 x 250 ml	62 x 130				
75003675	3 225 ml und 175 ml BD Falcon konische Flasche +BD Nr. 352090	8 x 225 ml	62 x 130				
75003675	3 200 ml Nunc konische Flasche + Nunc Nr. 377585	8 x 175 ml	62 x 130				
75003674	4 50 ml konisches Röhrchen	40 x 50 ml	30 x 120				
75003673	5 15 ml konisches Röhrchen	88 x 15 ml	17,5 x 121				
75003697	9/10 ml Sarstedt Röhrchen	100 x 10 ml	17 x 110				
75003672	6 10 ml Blutabnahmegefäß	148 x 10 ml	17 x 110				
75003671	7 5/7 ml Blutabnahmegefäß	196 x 5/7 ml	14 x 110				
75003709	4,5/6 ml Blutabnahmegefäß (Greiner)	164 x 4,5/6 ml	14 x 110				
75003796 (2er Satz)	Mikrotiterplattenträger für BIOLiner Rotor, R_{max} 179 mm	4 x 4 Standard oder	H_{max}: 60 mm				
75003670 (4er Satz)	4 x 1 Deepwell			n. v.	n. v.	3500	2451
75003689	Aerosoldichter Deckel für BIOLiner Mikrotiterplattenträger (4er Satz)						
75003626	Ersatz-O-Ringe für Deckel für Mikrotiterplattenträger (4er Satz)						
75003606	HIGHPlate 6000 Rotor, R_{max} 139 mm	2 x 5 Standard	H_{max}: 80 mm	n. v.	n. v.	6300	6168
75003665	Fiberlite H3-LV Großvolumiger Ausschwingrotor Bucket Rotor, 90°, R_{max} 189 mm	4 x 7 Standard oder 2 x 4 Deepwell	H_{max}: 100 mm	n. v.	n. v.	3600	2738
75003624	M-20 Mikrotiterplattenrotor, 90°, R_{max} 127 mm, inklusive 2 Becher und 2 Adapter	2 x 3 Standard 2 x 1 Deepwell	H_{max}: 65 mm	4000	2272	4000	2272
75003625	Aerosoldichte Träger, inklusive Tablett und Deckel (2er Satz)		H _{max} : 45 mm				
75002011	Aerosoldichte Ersatzdeckel (2er Satz)						
75002012	Ersatz-O-Ringe (4er Satz mit Schmiermittel)						

¹ Becher und Deckel müssen separat bestellt werden

⁴ 120 V luftgekühlte und gekühlte Zentrifuge

⁵ Nur in offenen Bechern

Ausschwingrotoren



Thermo Scientific Rotoren und Adapter

Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhren- abmessungen (Ø x L, mm)	Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR	
				Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
 75003621	BIOShield 720 Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor, 90°, R_{max} 162 mm	4 x 180 ml		6300	7188	n. v.	n. v.
	Adapter für BIOShield 720 Rotor (4er Satz)						
75003693	180 ml Polypropylen-Flasche mit Schraubverschluss (75003800, 12er Packung)	4 x 180 ml	56 x 123				
75003813	 150 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 150 ml	50 x 122				
75003814	 100 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 100 ml	44 x 120				
75003677	 50 ml konisches Röhrchen	8 x 50 ml	34,5 x 116				
75003816	 50 ml DIN-Rundboden-Röhrchen	8 x 50 ml	34 x 109				
75003818	 25 ml Universalröhrchen	16 x 25 ml	22,5 x 105				
75003817	 25 ml DIN-Rundboden-Röhrchen	20 x 25 ml	25 x 107				
75003678	 15 ml konisches Röhrchen	24 x 15 ml	17 x 120				
75003820	 15 ml Sarstedt Röhrchen	44 x 15 ml	17 x 103				
75003701	 10 ml Blutabnahmegefäß	48 x 10 ml	17 x 105				
75003821	 5/7ml Blutabnahmegefäß	48 x 5/7 ml	13 x 106				
75003822	 5/7ml Rundboden-Röhrchen, offen	80 x 5/7 ml	13 x 104				
75003823	 1,5/2ml konisches Mikroröhrchen	160 x 2 ml	11 x 45				
 75003603	BIOShield 1000A Hochgeschwindigkeits-Ausschwingrotor, 90°, R_{max} 178 mm	4 x 250 ml		n. v.	n. v.	6000	7164
	Adapter für BIOShield 1000A Rotor (4er Satz)						
75003737	 250 ml Nalgene Flasche mit flachem Boden	4 x 250 ml	62,5 x 124				
75003738	 150 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 150 ml	56,5 x 119				
75003742	 100 ml Rundboden-Röhrchen, offen	4 x 100 ml	45,5 x 120				
75003643	 50 ml konisches Röhrchen	16 x 50 ml	29,5 x 117				
75003749	 50 ml Rundboden-Röhrchen	12 x 50 ml	35 x 113				
75003750	 45 ml Flach-/Rundboden-Röhrchen	16 x 45 ml	30 x 113				
75003755	 25 ml Universalröhrchen	16 x 25 ml	26 x 113				
75003756	 25 ml DIN-Rundboden-Röhrchen	24 x 25 ml	25,5 x 113				
75003642	 15 ml konisches Röhrchen	36 x 15 ml	17 x 121				
75003758	 14 ml Rundboden-Röhrchen mit Rand	36 x 14 ml	18 x 113				
75003759	 15 ml konisches Urinröhrchen	36 x 15 ml	17 x 115				
75003767	 10 ml Blutabnahmegefäß oder 15 ml DIN-Röhrchen	64 x 10/15 ml	17 x 109				
75003768	 5/7 ml Blutabnahmegefäß	80 x 5/7 ml	14 x 109				
75003769	 5/7 ml Rundboden-Röhrchen	112 x 5/7 ml	13 x 110				
75003770	 1,5/2 ml konisches Mikroröhrchen	224 x 2 ml	11 x 50				

Festwinkelrotoren



Fiberlite F14-6x250LE



Fiberlite F15-6x100y



Fiberlite F13-14x50cy



Fiberlite F15-8x50cy



CLINIConic

Thermo Scientific Rotoren und Adapter

Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhrchen- abmessungen (Ø x L, mm)	Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR	
				Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
 75003662	Fiberlite F14-6x250LE Festwinkelrotor, 23°, R_{max} 137 mm	6 x 250 ml	62 x 125	n. v.	n. v.	11000	18533
021-062153	Ersatz O-Ringe					10000⁴	15317⁴
	Adapter für F14-6x250LE Rotor (1 Adapter/Packung, sofern nicht anders angegeben)						
75100136	50 ml konisches Röhrchen (2er Satz)	6 x 50 ml	30 x 121				
010-0138	50 ml Rundboden-Röhrchen (2er Satz)	6 x 50 ml	30 x 121				
00449	30 ml Rundboden-Glasröhrchen	18 x 30 ml	24 x 105				
75101073	15 ml konisches Röhrchen	30 x 15 ml	17 x 121				
00389	10 ml Rundboden-Röhrchen	42 x 10 ml	17 x 110				
00369 + 00456	7 ml Rundboden-Röhrchen	30 x 7 ml	14 x 110				
00388	5 ml Rundboden-Röhrchen	72 x 5 ml	13 x 80				
 75003698	Fiberlite F15-6x100y Festwinkelrotor, 25°, R_{max} 98 mm	6 x 100 ml	38 x 105	15000	24652	15000	24652
021-069031	Ersatz O-Ringe						
	Adapter für F15-6x100y Rotor (1 Adapter/Packung)						
Kein Adapter erforderlich	94 ml Nalgene Röhrchen	6 x 94 ml	38 x 105				
75003103	50 ml konisches Röhrchen	6 x 50 ml	30 x 121				
75003095	15 ml konisches Röhrchen	6 x 15 ml	17 x 123				
75003102	50 ml Rundboden-Röhrchen	6 x 50 ml	30 x 117				
75003094	38 ml Rundboden-Röhrchen	6 x 38 ml	26 x 110				
76002906	16 ml Rundboden-Röhrchen	6 x 16 ml	18 x 123				
75003093	12 ml Rundboden-Röhrchen	12 x 12 ml	16 x 95				
75003092	6,5 ml Rundboden-Röhrchen	12 x 6,5 ml	13 x 114				
75003091	3,5 ml Rundboden-Röhrchen	24 x 3,5 ml	11 x 100				
76002905	1,5/2 ml konisches Mikroröhrchen	24 x 2 ml	11 x 40				
 75003661	Fiberlite F13-14x50cy Festwinkelrotor, 34°, R_{max} 153 mm	14 x 50 ml	30 x 121	8500	12359	10000	17105
021-149027	Ersatz O-Ringe					9250⁴	14636⁴
	Adapter für F13-14x50cy Rotor (1 Adapter/Packung)						
010-0378	15 ml konisches Röhrchen (BD und Corning)	14 x 15 ml	17 x 121				
010-1340	15 ml konisches Röhrchen (Nunc)	14 x 50 ml	17 x 121				
 75003663	Fiberlite F15-8x50cy Festwinkelrotor, 25°, R_{max} 104 mm	8 x 50 ml	30 x 121	14500	24446	14500	24446
021-085077	Ersatz O-Ringe			14000⁴	22789⁴		
	Adapter für F15-8 x 50cy Rotor (1 Adapter/Packung)						
010-0378	15 ml konisches Röhrchen (BD und Corning)	8 x 15 ml	17 x 121				
010-1340	15 ml konisches Röhrchen (Nunc)	14 x 50 ml	17 x 121				
75003623	CLINIConic Festwinkelrotor, 37°, R_{max} 140 mm	30 x 15 ml		5650	4997	n. v.	n. v.
	Adapter für CLINIConic Rotor						
Kein Adapter erforderlich	15 ml Röhrchen mit rundem/konischem Boden	30 x 15 ml	16,5 x 131				
75003702	10 ml Rundboden-Röhrchen	30 x 10 ml	16,5 x 95				
11172596	7 ml Rundboden-Röhrchen oder Blutabnahmegefäß	30 x 7 ml	16,5 x 131				
11172595	5 ml Rundboden-Röhrchen oder Blutabnahmegefäß	30 x 5 ml	13 x 95				



8 x 50 Aerosoldicht



HIGHConic II



Fiberlite F21-48x2



Microliter 30 x 2



Microliter 48 x 2

Thermo Scientific Rotoren und Adapter

Bestell- Nr.	Beschreibung	Rotorkapazität (Plätze x Volumen)	Max. Röhrchen- abmessungen (Ø x L, mm)	Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR	
				Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)	Max. Drehzahl (U/min)	Max. RZB (x g)
 75003694	8 x 50 ml Einzeln aerosoldichter Festwinkelrotor, 45°, R_{max} 143 mm	8 x 50 ml		6700	7177		
75003689	Ersatz-O-Ringe (12er Satz)			6500⁴	6755⁴	n. v.	n. v.
	Adapter für 8 x 50 ml aerosoldichter Rotor						
Kein Adapter erforderlich	50 ml konisches Röhrchen	8 x 50 ml	29,5 x 116				
 75003620	HIGHConic II Festwinkelrotor aus Aluminium, 45°, R_{max} 126 mm	6 x 94 ml	38 x 105	10350	15090	10350	15090
75003058	Ersatz-O-Ringe (2er Satz mit Schmiermittel)						
	Adapter für HIGHConic II Rotor (1 Adapter/Packung)						
Kein Adapter erforderlich	94 ml Rundboden-Röhrchen	6 x 94 ml	38 x 105				
75003103	50 ml konisches Röhrchen	6 x 50 ml	29,5 x 117				
75003095	15 ml konisches Röhrchen	6 x 15 ml	17 x 123				
75003102	50 ml Rundboden-Röhrchen	6 x 50 ml	29,4 x 117				
75003094	38 ml Rundboden-Röhrchen	6 x 38 ml	26 x 110				
76002906	16 ml Rundboden-Röhrchen	6 x 16 ml	18 x 123				
75003093	12 ml Rundboden-Röhrchen	12 x 12 ml	16 x 95				
75003092	6,5 ml Rundboden-Röhrchen	12 x 6,5 ml	13,5 x 114				
75003091	3,5 ml Rundboden-Röhrchen	24 x 3,5 ml	11 x 100				
76002905	1,5/2 ml konisches Mikroröhrchen	24 x 2 ml	11 x 40				
 75003664	Fiberlite F21-48x2 Festwinkelrotor, 45°, R_{max} 97 mm	48 x 2 ml	11 x 50	15200	25055	15200	25055
021-489021	Ersatz O-Ringe						
	Adapter für F21-48 x 2 Rotor (24er Satz)						
76003750	0,2 ml PCR-Röhrchen	48 x 0,25 ml	6 x 20				
76003758	0,5 ml Mikroröhrchen	48 x 0,5 ml	8 x 44				
76003759	0,25 ml Mikroröhrchen	48 x 0,25 ml	6 x 46				
 75003652	30 x 2 aerosoldichter Festwinkel-Mikroliterrotor aus Aluminium, 45°, R_{max} 100 mm	30 x 2 ml	11 x 50	15200	25830	n. v.	n. v.
	Adapter für 30 x 2 Mikroliterrotor (24er Satz)						
76003750	0,2 ml PCR-Röhrchen	30 x 0,25 ml	6,5 x 20				
76003758	0,5 ml Mikroröhrchen	30 x 0,5 ml	8 x 44				
76003759	0,25 ml Mikroröhrchen	30 x 0,25 ml	6 x 46				
 75003602	48 x 2 aerosoldichter Festwinkel-Mikroliterrotor aus Aluminium Winkelrotor, 45°, R_{max} 98 mm	48 x 2 ml	11 x 50	15200	25314	15200	25314
	Adapter für 48x2 Mikroliterrotor (24er Satz)						
76003750	0,2 ml PCR-Röhrchen	48 x 0,25 ml	6,5 x 20				
76003758	0,5 ml Mikroröhrchen	48 x 0,5 ml	8 x 44				
76003759	0,25 ml Mikroröhrchen	48 x 0,25 ml	6 x 46				

⁴ 120 V, luftgekühlte und gekühlte Zentrifuge

Thermo Scientific

Sorvall Legend Zentrifugenserie



Technische Daten		Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR		Sorvall Legend XF/XFR	
Ausschwingrotoren							
Max. Kapazität		4 x 400 ml (mit TX-400 Rotor)		4 x 750 ml (mit TX-750 und BIOliner Rotoren)			
Max. Drehzahl		6300 U/min (mit BIOShield 720 Rotor)		6000 U/min (mit BIOShield 1000A Rotor)			
Max. RZB		7188 x g (mit BIOShield 720 Rotor)		7164 x g (mit BIOShield 1000A Rotor)			
Festwinkelrotoren							
Max. Kapazität		6 x 100 ml (mit F15-6x100 Rotor)		6 x 250 ml (mit F14-6x250LE Rotor)			
Max. Drehzahl		15200 U/min (mit Mikrorotoren)		15200 U/min (mit Mikrorotoren)			
Max. RZB		25830 x g (mit 30 x 2 ml Rotor)		25314 x g (mit 48 x 2 ml Rotor)			
Steuerung		Mikroprozessor					
Antriebssystem		Direkter bürstenloser Induktionsmotor mit niedrigem Profil					
Rotorverriegelungssystem		Auto-Lock III					
Unwuchterkennung		SMARTSpin					
Programme		99 (5 mit Direktzugriffstaste)					
Temperaturbereich*		-10°C bis +40°C					
Vorkühlfunktion*		Ja, mit Direkttaste					
Kühlsystem*		FCKW-frei					
Kurzlauf		Ja					
Beschleunigungs-/Bremsraten		9 / 10					
Zentrifugationskammer		Edelstahl					
Max. einstellbare Laufzeit		99 Std., 59 Min. + Dauerbetrieb					
Lautstärke (dBA) mit Ausschwingrotor bei max. Drehzahl		< 61/ < 55* (TX-400)		< 61/ < 57* (TX-750)		< 64/ < 58* (TX-750)	
mit F15-8x50 Rotor bei max. Drehzahl		< 65		< 64		< 55/ < 57*	
Weitere Merkmale		Zertifiziertes aerosoldichtetes ClickSeal System, Sprachauswahl, motorbetriebene Deckelverriegelung					
Max. Leistungsaufnahme (W)	120 V	850/1200*		1400			
	230 V	1010/1400*		1700/1950*			
Max. Wärmeabgabe (BTU/h)	120 V	2901/4096*		4776			
	230 V	3447/4776*		5800/6653*			
Abmessungen							
Höhe (Deckel offen)		87 cm		90 cm		138,5 cm 139 cm*	
Höhe (Deckel geschlossen)		36 cm		36 cm		79 cm	
Breite		44 cm 62,3 cm		56,5 cm 74,5 cm		56,5 cm	
Tiefe		60,5 cm		67 cm		67 cm	
Gewicht		57,5 kg 91,5 kg*		86 kg 116 kg*		152,5 kg 142,5 kg*	
Technische Standards		IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, nur 230 V: EN 292, EN 61326, EN 55011B					
Zertifizierungen		Erfüllt UL-Anforderungen, CSA-zertifiziert, CE-Zeichen, IVD-konform, zertifizierte Biosicherheit, RoHS-konform, WEE-konform					
Bestellinformationen		Sorvall Legend X1/X1R		Sorvall Legend XT/XTR		Sorvall Legend XF/XFR	
Sorvall Legend, luftgekühlt, 120 V, 60 Hz		75004221		75004506		75004533	
Sorvall Legend, luftgekühlt, 230 V, 50/60 Hz		75004220		75004505		75004532	
Sorvall Legend, luftgekühlt, 230 V (USA und Kanada)**		–		75004508		75004535	
Sorvall Legend, luftgekühlt, 100 V, 50/60 Hz		75004223		75004507		75004534	
Sorvall Legend, gekühlt, 120 V, 60 Hz		75004261		75004521		75004539	
Sorvall Legend, luftgekühlt, 230 V, 50/60 Hz		75004260		75004520		75004538	
Sorvall Legend, gekühlt, 230 V (USA und Kanada)**		–		75004523		75004541	
Sorvall Legend, gekühlt, 100 V, 50/60 Hz		75004263		75004522		75004540	

*Gekühlte Modelle

** Einschließlich NEMA Stecker 6-15

Die Qualität der Verfahren, die bei Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Wartung der Sorvall Legend X1 und Legend XT Zentrifugenserie eingesetzt werden, ist zertifiziert und entspricht der internationalen Norm **ISO 13485**.

Wir setzen uns dafür ein, unsere standardisierten Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Dafür sind wir zertifiziert und werden regelmäßig gemäß den **ISO 9000** Qualitätsnormen überprüft.

© 2011 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Corning und Correx sind Warenzeichen von Corning Inc. Kimble ist ein Warenzeichen von Kimble Glass. Greiner ist ein Warenzeichen von Greiner. Vacutainer und BD Falcon sind Warenzeichen von BD Biosciences. Sarstedt ist ein Warenzeichen von Sarstedt, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. bzw. nationalen Niederlassungen. Änderungen von Spezifikationen, Bedingungen und Preisen vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrer Thermo Fisher Vertretung.

Nordamerika: USA/Kanada +1 866 984 3766 (866-9-THERMO)

Europa: Österreich +43 1 801 40 0, Belgien +32 53 73 42 41, Frankreich +33 2 2803 2180, Deutschland national gebührenfrei 08001-536 376, Deutschland international +49 6184 90 6940, Italien +39 02 95 05 92 54, Niederlande +31 76 579 55 55, Nordeuropa/Baltische Länder +358 9 329 10200, Russland/GUS +7 (812) 703 42 15, Spanien/Portugal +34 93 223 09 18, Schweiz +41 44 454 12 12, UK/Irland +44 870 609 9203

Asien: Australien +61 39757 4300, China +86 21 6865 4588 oder +86 10 8419 3588, Indien gebührenfrei 1800 22 8374, Indien +91 22 6716 2200, Japan +81 45 453 9220, Neuseeland +64 9 980 6700, Andere asiatische Länder +852 2885 4613, **Andere Länder:** +49 6184 90 6940